

RISULTATI

Prova negativa



Prova positiva



Assenza di gas nella campanella

Presenza di gas nella campanella

Per il calcolo dell'MPN si rileva il numero di prove positive per ogni serie di provette seminate (3 per serie) e, sulla base della sequenza ottenuta, si risale al numero più probabile tramite apposita tabella.

Tabella MPN

Numero tubi positivi su			MPN per 100 ml	Limiti fiduciari	
3 da 10 ml	3 da 1 ml	3 da 0,1 ml		inferiori	superiori
0	0	1	3	<0,5	9
0	1	0	3	<0,5	13
1	0	0	4	<0,5	20
1	0	1	7	1	21
1	1	0	7	1	23
1	1	1	11	3	36
1	2	0	11	3	36
2	0	0	9	1	36
2	0	1	14	3	37
2	1	0	15	3	44
2	1	1	20	7	89
2	2	0	21	4	47
2	2	1	28	10	150
3	0	0	23	4	120
3	0	1	39	7	130
3	0	2	64	15	380
3	1	0	43	7	210
3	1	1	75	14	230
3	1	2	120	30	380
3	2	0	93	15	380
3	2	1	150	30	440
3	2	2	210	35	470
3	3	0	240	38	1300
3	3	1	460	71	2400
3	3	2	1100	150	4800